

# Une substance de test intelligente

## Pour des mesures d'humidité fiables




### Substance de test unique

SmartCal présente une teneur en humidité spécifique. La quantité d'humidité libérée lors du séchage varie selon la température appliquée, ce qui permet de vérifier les performances du dessiccateur à n'importe quelle température comprise entre 70 et 230 °C.




### Test rapide et facile

Il suffit de sélectionner la méthode SmartCal intégrée à l'instrument, de répartir uniformément le contenu du sachet de test sur la coupelle et de débiter la mesure. Après 10 minutes, vous savez si les performances de votre instrument sont satisfaisantes.

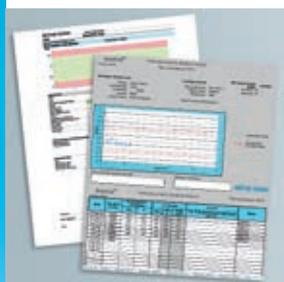

### Consignation des performances

Les rapports de mesures SmartCal facilitent le contrôle et l'interprétation de l'évolution des performances d'un instrument. Les résultats peuvent être stockés directement dans l'instrument ou saisis manuellement dans notre feuille Excel® validée gratuite.

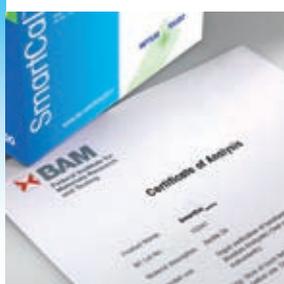

### Version certifiée

Choisissez cSmartCal si vous avez besoin d'une substance de test certifiée par un institut indépendant. Le certificat cSmartCal est conforme aux exigences réglementaires les plus strictes.



### Vérification rapide des performances de tous les dessiccateurs

SmartCal est une substance de test innovante, qui permet de contrôler rapidement et efficacement les performances d'un dessiccateur. En testant régulièrement votre dessiccateur avec SmartCal, vous êtes certain que vos mesures du taux d'humidité sont toujours fiables et répondent aux exigences réglementaires du secteur.

Le test SmartCal ne dure que 10 minutes et s'effectue aussi facilement qu'une mesure classique.

Le SmartCal StarterPac contient tout ce dont vous avez besoin pour réaliser les tests de routine SmartCal. cSmartCal, version certifiée et traçable du produit, répond aux besoins des secteurs hautement réglementés.

SmartCal, pour des mesures du taux d'humidité en toute confiance.

## Aperçu des produits

### SmartCal StarterPac

Pour débuter avec SmartCal, nous vous conseillons d'acheter un StarterPac. Chaque StarterPac contient 12 sachets de test et tous les accessoires nécessaires – Guide d'utilisation SmartCal, protocoles de mesure, modèles de comptes rendus, thermo-hygromètre et documents de validation.

StarterPac	Référence
StarterPac cSmartCal	30005918
StarterPac SmartCal	30005917



### Sachets SmartCal

La version standard de SmartCal est disponible en lots de 12 ou 24 sachets de test et fournie avec un certificat de production délivré par METTLER TOLEDO.

SmartCal™	Référence
SmartCal, 24 sachets	30005790
SmartCal, 12 sachets	30005792



### Sachets cSmartCal

La version certifiée de cSmartCal est disponible en lots de 12 ou 24 sachets de test. Pour chaque lot, un certificat d'analyse est délivré par l'Institut fédéral pour la recherche et les essais des matériaux allemand, situé à Berlin (BAM, [www.bam.de](http://www.bam.de)). Les limites de contrôle sont plus étroites que pour la version standard de SmartCal.

cSmartCal™	Référence
cSmartCal, 24 sachets	30005791
cSmartCal, 12 sachets	30005793



### Utilisation et durée de conservation

cSmartCal et SmartCal sont adaptés à tous les dessiccateurs et présentent une durée de conservation de 36 mois.

### Les avantages de SmartCal sont nombreux :

- Procédure de test rapide et facile
- Résultats fiables sur les instruments vérifiés
- Consignation de l'évolution des performances des instruments
- Substance de test certifiée (cSmartCal)
- Aucun problème avec les auditeurs



**METTLER TOLEDO Group**  
Laboratory Weighing  
Local contact: [www.mt.com/localcontacts](http://www.mt.com/localcontacts)

Subject to technical changes  
© 02/2020 METTLER TOLEDO. All rights reserved  
30019616B  
Group MarCom RITM615371 MD/JB

[www.mt.com/smartial](http://www.mt.com/smartial)

Pour plus d'informations

