

Smart Test Substance

신뢰할 수 있는 수분 측정 결과를 위하여



고유 테스트 물질

SmartCal은 수분을 함유한 것으로 정의됩니다. 건조 중 방출된 수분의 양은 인가된 온도에 좌우됩니다. 70 ~ 230 °C 사이의 온도에서 수분 분석기 성능을 검증할 수 있습니다.



빠르고 손쉬운 테스트

간단하게 기기에서 통합된 SmartCal 분석법을 선택하고, 샘플 팬에 테스트 봉지의 내용물을 고르게 펼쳐 측정을 시작하십시오. 10분만 기다리면 기기의 성능에 흡족해지실 것입니다.



문서화된 성능

SmartCal 측정 보고서를 통해 쉽게 모니터링하고 시간 경과에 따라 기기의 성능을 분석할 수 있습니다. 결과는 기기에 직접 저장하거나 무료 검증 Excel® 보고서 시트에 수동 입력할 수 있습니다.



인증 버전

독립적인 기관에서 인증 받은 테스트 물질이 필요한 경우 cSmartCal을 선택하십시오. cSmartCal 인증서로 가장 엄격한 규제 요건을 충족시킬 수 있습니다.



Fast Performance Check

모든 수분 분석기용

SmartCal은 수분 분석기의 성능을 검증하는 빠르고 효율적인 방법을 제공하는 혁신적인 테스트 물질입니다. SmartCal을 활용해 수분 분석기를 정기적으로 테스트하면 수분 측정치를 계속 신뢰할 수 있으며 산업 규정 요건을 충족할 수 있습니다.

SmartCal 테스트는 단 10분 만에 일반 측정과 같은 쉬운 방법으로 결과를 제공합니다.

저희의 SmartCal StarterPac에는 SmartCal 일상 테스트를 시작할 때 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 인증을 거쳤으며 추적 가능한 버전인 cSmartCal은 매우 엄격한 산업 규제 요건을 충족합니다.

SmartCal – 신뢰할 수 있는 수분 결과를 위한 선택

제품 개요

SmartCal StarterPac

SmartCal을 시작하려면 StarterPac 구매를 권장합니다. 각 StarterPac에는 12회 분량의 테스트 봉지와 SmartCal 사용자 가이드, 측정 프로토콜, 보고서 템플릿, 온도-습도계 및 검증 문서를 포함하여 필요한 모든 액세서리가 포함되어 있습니다.

StarterPac	부품 번호
StarterPac cSmartCal	30005918
StarterPac SmartCal	30005917



SmartCal 봉지

표준 SmartCal은 12회 또는 24회 분량의 테스트 봉지 팩과 메틀러 토레도에서 발행한 생산 인증서를 제공합니다.

SmartCal™	부품 번호
SmartCal, 24 봉지	30005790
SmartCal, 12 봉지	30005792



cSmartCal 봉지

인증된 cSmartCal은 12회 또는 24회 분량의 테스트 봉지로 준비되어 있습니다. 각 배치에 대해 독일 베를린에 있는 BAM(물질 연구 및 시험을 위한 연방 연구소, www.bam.de)에서 분석 인증서가 발행됩니다. 제어 한계가 표준 SmartCal보다 엄격합니다.

cSmartCal™	부품 번호
cSmartCal, 24 봉지	30005791
cSmartCal, 12 봉지	30005793



사용 및 보관 수명

cSmartCal 및 SmartCal은 모든 수분 분석기 검사에 적합합니다. cSmartCal 및 SmartCal의 보관 수명은 36개월입니다.

SmartCal 사용으로 얻을 수 있는 이점:

- 빠르고 쉬운 테스트 절차
- 검증된 기기를 통한 신뢰할 수 있는 결과
- 시간에 따라 문서화되는 기기 성능
- 인증된 테스트 물질(cSmartCal)
- 감사자와 분쟁의 소지가 없음



메틀러 토레도 그룹
 실험실 청량
 연락처: www.mt.com/localcontacts

기술 변경으로 내용이 변경될 수 있음
 © 02/2020 METTLER TOLEDO. All rights reserved.
 30019619A
 Group MarCom RITM615371 MD/JB

www.mt.com/smartial

더 많은 정보



* 3 0 0 1 9 6 1 9 A *